

小鼠標示系統保養計畫書

Labstamp™ Applicator Maintenance Plan



- 設備尺寸
 - 高: 4 英吋 (10.2 cm)
 - 寬: 12.5 英吋 (31.8 cm)
 - 深: 10.9 英吋 (27.7 cm)
 - 重: 9.5 英磅 (4.3 kg)
- 電力供應
 - 電力需求: 120V, 60Hz
 - 電力需量: 1.5A (max)
 - 可操作溫度: 32°F – 122°F (0°C to +50°C)
- 數位顯示幕
 - 單色 LCD
 - 顯示幕尺寸: 2.5 英吋 x 0.6 英吋 (6.35 x 1.52 cm)
 - 解析度: 80 x 16
- 操作儲存溫度及濕度
 - 設備儲存溫度範圍: -4°C to 122°C (-20°C to +50°C)
 - 儲存環境最高濕度: 90% max (不得凝水)

刺青機各組件建議消毒方式

| | ETO | Irradiate | Autoclave | VHP | Spray/Wipe | Chlorine Dioxide Gas |
|-------|-----|-----------|-----------|-----|------------|----------------------|
| 刺青機主機 | • | | | • | • | • |
| 保定盒 | • | • | | • | • | • |
| 刺青色片 | | • | | • | • | • |
| 刺青針 | • | • | | • | • | • |
| 刺青油 | • | • | • | • | • | • |

**The applicator can fit inside of an isolator with a 12.5" diameter transfer portal.*

刺青機各組件建議保養方式

| 例行性保養及操作查驗(執行前應先關掉電源) | |
|-----------------------|--|
| 每次使用須知 | 按照操作步驟，正確選用及安裝刺青針，應使用適當清潔劑清潔儀器外部(包含儀器本體及動物保定盒) (使用者) |
| 每日保養 | 檢視設備異常燈號或不尋常的運作聲音，並依照維修手冊故障排除(使用者) |
| 月保養 | 清潔內外部，檢視儀器。(使用者) |
| 年保養 | 使用適當的清潔劑清潔儀器，確認儀器能順暢運作(工程人員) |

刺青機更換耗材方時間

| | |
|---------|-------------------------------|
| 每次使用 | 按照操作步驟，正確選用及安裝刺青針及更換刺青墨水片 |
| 使用 50 次 | 儀器會自動計數，並提醒使用者，當使用次數達到時應更換刺青針 |

Labstamp and TriCell are trademarks of Somark Innovations Inc.



小鼠標示系統保養計畫書

Labstamp™ Applicator Maintenance Plan



刺青機保養記錄表

| 年份: | 保養項目 | 保養施做人員 | 附記 |
|-----|------|--------|----|
| 一月 | | | |
| 二月 | | | |
| 三月 | | | |
| 四月 | | | |
| 五月 | | | |
| 六月 | | | |
| 七月 | | | |
| 八月 | | | |
| 九月 | | | |
| 十月 | | | |
| 十一月 | | | |
| 十二月 | | | |